

	<b>PROTAP</b> Cara Pemeliharaan Mesin <i>Fluid Bed Dryer Zanchetta</i>	No : PTPP1118
		Revisi : 04
		Berlaku : <b>18 JAN 2019</b>
		Paraf : 

- 1 **Tujuan**  
Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pemeliharaan Mesin *Fluid Bed Dryer* merek *Zanchetta*, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.
- 2 **Cakupan**  
Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan Mesin *Fluid Bed Dryer* merek *Zanchetta* dengan nomor fasilitas FBDP1-01 diruang 21 dan FBDP1-02 diruang 23, lantai I gedung produksi.
- 3 **Penanggung Jawab**  
Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Pemeliharaan.
- 4 **Prosedur**
  - 4.1 Pemeliharaan 4 mingguan :
    - 4.1.1 Periksa *Van Belt*
    - 4.1.2 Periksa *Selling*
    - 4.1.3 Periksa *Pneumatic Switch Basket*.
    - 4.1.4 Periksa *Temperature Control* dan *Valve Control*.
    - 4.1.5 Periksa *Thermometer Basket*.
    - 4.1.6 *Cleaning* Cerobong Pembuangan Udara
  - 4.2 Pemeliharaan 8 mingguan :
    - 4.2.1 Periksa *Pneumatic Timer Jogging*, dan bersihkan.
    - 4.2.2 Periksa peralatan *Electric* dan bersihkan.
  - 4.3 Pemeliharaan 48 mingguan :
    - 4.3.1 Berikan Grease pada Bearing Motor Blower
    - 4.3.2 *Cleaning filter Diffuser Inlet dan outlet*.
    - 4.3.3 *Cleaning Medium Filter dan Hepa Filter udara Inlet*
    - 4.3.4 Ganti *Medium Filter dan Hepa Filter*, jika *Pressure* udara *Inlet* negatif atau *Filter* rusak
  - 4.4 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*
  - 4.5 Catat tanggal, jam, dan no. WOPM pada *log book* mesin.
- 5 **Tindak Lanjut**
  - 5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.
  - 5.2 Ajukan *Work Order (WO)* dengan mencantumkan no. WOPM jika :
    - 5.2.1 Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *sparepart* atau jasa luar.
    - 5.2.2 Diperlukan penambahan/penggantian oli
- 6 **Lampiran**
  - 6.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*
  - 6.2 Formulir *Work Order (WO)*
- 7 **Pustaka**  
*Manual Book Fluid Bed Dryer, Zanchetta*

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pemeliharaan Mesin <i>Fluid Bed Dryer Zanchetta</i>	No : PTPP1118
		Revisi : 04
		Berlaku : <b>18 JAN 2019</b>
		Paraf : 

### 8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
03	01 Nov 2016	1. Perubahan pada prosedur pemeliharaan 4 mingguan dengan menambahkan uraian pekerjaan point 4.1.6 cleaning cerobong pembuangan udara.
04	<b>18 JAN 2019</b>	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma

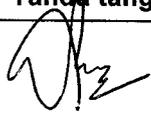
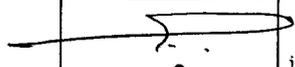
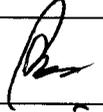
### 9 Tinjauan Ulang

Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

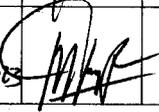
### 10 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

### 11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Mesin & Fasilitas Lt. I (Solid I), Pengemasan, Salep Syrup Serbuk dan Formulasi Litbang	TP		18 Jan 2019
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP		18 Jan 2019
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		18 Jan 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		18 Jan 2019

### 12 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	11 Jan 2019		Protap Masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	11 Jan 2019		protap masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	11 Jan 2019		protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	11 Jan 2019		Masih sesuai