

	<b>PROTAP</b> Cara Pemeliharaan Mesin <i>Super Mixer Granulator</i> merek <b>INORA</b>	No : PTPP1229
		Revisi : 00
		Berlaku : <b>02 JAN 2019</b>
		Paraf : 

#### 1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pemeliharaan mesin *Super Mixer Granulator* merek *INORA* sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

#### 2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan mesin *Super Mixer Granulator* merek *INORA* dengan nomor fasilitas SMGP1-01 di Produksi I Lantai II.

#### 3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Pemeliharaan.

#### 4 Prosedur

4.1 Pemeliharaan 4 mingguan :

- 4.1.1 Periksa fungsi kerja kontrol panel
- 4.1.2 Periksa kondisi *Main Motor*
- 4.1.3 Periksa fungsi kerja *Air Compressor*
- 4.1.4 Periksa kondisi baling – baling *Mixer* pada dudukan bin.
- 4.1.5 Periksa kondisi *Air Seal hidroulic* pada *shaft Mixer*

4.2 Pemeliharaan 12 mingguan :

- 4.2.1 Beri *Oli Pneumatic* pada *Regulator Compressor*
- 4.2.2 Beri *Grease* pada rantai
- 4.2.3 Periksa oli *Gear Box* jika sudah kotor lakukan penggantian

4.3 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

4.4 Catat tanggal, jam dan no. WOPM pada *log book* mesin.

#### 5 Tindak Lanjut

5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.

5.2 Ajukan *Work Order (WO)* dengan mencantumkan no. WOPM jika :

- 5.2.1 Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *Sparepart* atau jasa luar.
- 5.2.2 Diperlukan pengajuan pelumas

#### 6 Lampiran

6.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

6.2 Formulir *Work Order (WO)*

#### 7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	<b>02 JAN 2019</b>	1. Protap ini merupakan terbitan pertama kali

#### 8 Tinjauan Ulang

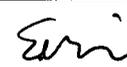
Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pemeliharaan Mesin <i>Super Mixer Granulator</i> merek <b>INORA</b>	No : PTPP1229
		Revisi : 00
		Berlaku : <b>02 JAN 2019</b>
		Paraf : <i>J.</i>

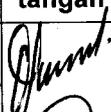
### 9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

### 10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Mesin & Fasilitas Lt.II/III, Solvent, dan Dispensing	TP		03 Des 2018
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP		03 Des 2018
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		03 Des 2018
	Manajer Pemastian Mutu	PM		03 Des 2018

### 11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	11 Jan 2019		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	11 Jan 2019		protap masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	01 Dec 2022		protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	02 Jan 2023		Masih sesuai

