


| | | |
|--|--|-----------------------|
|  indofarma | PROTAP Cara Pemeliharaan Mesin Syrup Filling 3 Emme / Bemax | No : PTPP2208 |
| | | Revisi : 02 |
| | | Berlaku : 01 SEP 2020 |
| | | Paraf : J |

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pemeliharaan mesin *Syrup Filling* merek *3 Emme / Bemax* sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan mesin *Syrup Filling* merek *3 Emme / Bemax* dengan nomor fasilitas SRFP2-02 dan SRFP2-03, Seksi Salep Syrup.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Pemeliharaan.

4 Prosedur

4.1 Pemeliharaan 4 mingguan :

- 4.1.1 Periksa *Filter* dan tabung kotoran udara *Nozzle Blowing*.
- 4.1.2 Periksa ketegangan rantai.
- 4.1.3 Periksa tekanan dan posisi *Nozzle* udara *Blowing, Setting* jika perlu.

4.2 Pemeliharaan 12 mingguan :

- 4.2.1 Berikan *Grease* pada *Nepple, Gear, Cam* dan rantai.

4.3 Pemeliharaan 24 mingguan :

- 4.3.1 Periksa komponen *Electric Panel* dan bersihkan.
- 4.3.2 Periksa secara visual terhadap kondisi fisik mesin (karat dll) dan instalasi mesin.

4.4 Pemeliharaan 48 mingguan :

- 4.4.1 Ganti oli *Motor Gear Box*.
- 4.4.2 Ganti oli *Reducer Gear Conveyor*.

4.5 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*.

5 Tindak Lanjut

5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.

5.2 Ajukan *Work Order (WO)* dengan mencantumkan no. *WOPM* jika :

- 5.2.1 Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *Sparepart* atau jasa luar.
- 5.2.2 Diperlukan penambahan/penggantian oli
- 5.2.3 Mengajukan permintaan *Grease*

6 Lampiran



- 6.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*
- 6.2 Formulir *Work Order (WO)*

7 Pustaka

Manual Book Syrup Filling, 3 Emme

8 Catatan Perubahan

| Revisi | Berlaku | Perubahan |
|--------|---------|-----------|
|--------|---------|-----------|

| | | |
|--|--|---|
|  indofarma | PROTAP Cara Pemeliharaan Mesin Syrup Filling 3 Emme / Bemax | No : PTPP2208 |
| | | Revisi : 02 |
| | | Berlaku : 01 SEP 2020 |
| | | Paraf :  |

| | | |
|----|-------------|---|
| 00 | 04 Jan 2013 | 1. Protap ini merupakan revisi protap no. MTCPS08 revisi 00 dengan perubahan merevisi sesuai struktur organisasi baru. |
| 01 | 04 Jan 2016 | 1. Merevisi sesuai struktur organisasi baru. |
| 02 | 01 SEP 2020 | 1. Pada logo perusahaan 2. Pada format dokumen sesuai ketentuan umum penyusunan dokumen XQS011. 3. Pada prosedur pemeliharaan 24 mingguan, menambahkan point 4.3.2. Periksa secara visual terhadap kondisi fisik mesin (karat dll) dan instalasi mesin. |


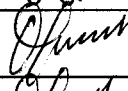
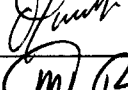
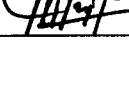
9 Tinjauan Ulang

Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

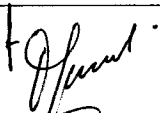
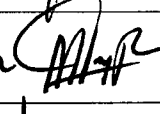
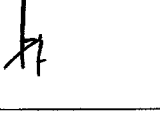
10 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

11 Pengesahan

| Keterangan | Jabatan | Kode Bidang | Tanda tangan | Tanggal |
|----------------|--|-------------|---|-------------|
| Disusun oleh | Supervisor Mesin & Fasilitas Lantai I, Pengemasan, Salep Syrup Serbuk dan Formulasi Litbang. | TP |  | 29 Agu 2020 |
| Diperiksa oleh | Asman Pemeliharaan | TP |  | 29 Agu 2020 |
| Disetujui oleh | Manajer Teknik dan Pemeliharaan | TP |  | 29 Agu 2020 |
| | Manajer Pemastian Mutu | PM |  | 29 Agu 2020 |

12 Tinjauan

| No. | Peninjau | Tgl. Tinjauan | Tanda tangan | Rekomendasi |
|-----|---------------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| 1. | Manajer Teknik dan Pemeliharaan | 01 Sep 2022 |  | protap ini masih sesuai |
| | Manajer Pemastian Mutu | 12 Agustus 2022 |  | masih sesuai |
| 2. | Manajer Teknik dan Pemeliharaan | |  | |
| | Manajer Pemastian Mutu | | | |