

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> <b>Cara Pemeliharaan Mesin</b> <b>Sachet Filling Komatsu</b>	No : PTPPHB30
		Revisi : 02
		Berlaku : 30 NOV 2020
		Paraf : 

### 1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pemeliharaan mesin *Sachet Filing* merek *Komatsu* sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

### 2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan mesin *Sachet Filing* merek *Komatsu* dengan nomor fasilitas SCFP4-03, di Produksi Herbal

### 3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Pemeliharaan.

### 4 Prosedur

#### 4.1 Pemeliharaan 4 mingguan :

- 4.1.1 Periksa *Filter* dan tabung kotoran udara *Nozzle Blowing*.
- 4.1.2 Periksa ketegangan rantai.
- 4.1.3 Periksa tekanan dan posisi *Nozzle* udara *Blowing*, *Setting* jika perlu.
- 4.1.4 Periksa pompa *Filling* dan *Nozzle*.
- 4.1.5 Periksa Foto *Cell* untuk *V. Cutter*.
- 4.1.6 Periksa pisau pemotong.

#### 4.2 Pemeliharaan 12 mingguan ;

- 4.2.1 Berikan *Grease* pada *Gear*, *Cam* dan rantai.

#### 4.3 Pemeliharaan 24 mingguan :

- 4.3.1 Periksa komponen *Electric Panel* dan bersihkan.

#### 4.4 Pemeliharaan 48 mingguan :

- 4.4.1 Ganti oli *Motor Gear Box*.
- 4.4.2 Periksa secara visual terhadap kondisi fisik mesin (karat dll) dan instalasi mesin.

#### 4.5 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

### 5 Tindak Lanjut

5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.

5.2 Ajukan *Work Order (WO)* dengan mencantumkan no. *WOPM* jika :

- 5.2.1 Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *Sparepart* atau jasa luar.
- 5.2.2 Diperlukan penambahan/penggantian oli
- 5.2.3 Mengajukan permintaan *Grease*

### 6 Lampiran

- 6.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*
- 6.2 Formulir *Work Order (WO)*

### 7 Pustaka

*Electric Wiring Komatsu*

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pemeliharaan Mesin <i>Sachet Filling Komatsu</i>	No : PTPPHB30
		Revisi : 02
		Berlaku : <b>30 NOV 2020</b>
		Paraf : 

### 8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	10 Sep 2018	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma.
02	<b>30 NOV 2020</b>	1. Pada prosedur pemeliharaan 48 mingguan menambahkan point 4.4.2 . Periksa secara visual terhadap kondisi fisik mesin (karat dll) dan instalasi mesin.

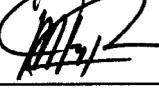
### 9 Tinjauan Ulang

Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dala 2 tahun atau kurang oleh Manajer teknik dan pemeliharaan Manajer Pemastian Mutu.

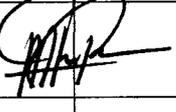
### 10 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan

### 11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pemeliharaan Mesin Produksi Steril dan Produksi Herbal	TP		19 NOV 2020
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP		19 NOV 2020
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		19 NOV 2020
	Manajer Pemastian Mutu	PM		19 NOV 2020

### 12 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	24-04-2020		Protap ini masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	01 NOV 2020		masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			