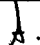
 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> <b>Cara Pemeliharaan Mesin</b> <i>Automatic Sealing Botol Power Pack</i>	No : PTPPHB38
		Revisi : 02
		Berlaku : 30 NOV 2020
		Paraf : 

**1 Tujuan**

Protap ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan pemeliharaan mesin *Automatic Sealing Botol Power Pack*, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

**2 Cakupan**

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan Mesin *Automatic Sealing Botol Power Pack* dengan nomor fasilitas ASBP4-01 di Produksi Herbal

**3 Penanggung Jawab**

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Pemeliharaan.

**4 Prosedur**

4.1 Pemeliharaan 2 mingguan :

- 4.1.1 Periksa fungsi kerja kumparan induksi
- 4.1.2 Periksa fungsi kerja *Speed Adjusting*
- 4.1.3 Periksa fungsi kerja *Motor Conveyor*
- 4.1.4 Periksa fungsi kerja *Fan blower*
- 4.1.5 Bersihkan *Body* mesin jika kotor

4.2 Pemeliharaan 48 mingguan :

- 4.2.1 Periksa secara visual terhadap kondisi fisik mesin (karat dll) dan instalasi mesin.

4.3 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

**5 Tindak Lanjut**

5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.

5.2 Ajukan *Work Order (WO)* jika :

Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *Sparepart* atau jasa luar.

**6 Lampiran**

6.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*


6.2 Formulir *Work Order (WO)*

**7 Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	10 Sep 2018	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma
02	30 NOV 2020	1. Penambahan prosedur pemeliharaan 48 mingguan, dengan menambahkan point 4.2.1. Periksa secara visual terhadap kondisi fisik mesin (karat dll) dan instalasi mesin.

**8 Tinjauan Ulang**


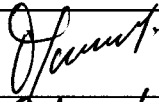
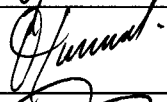
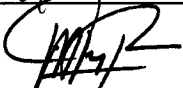
Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pemeliharaan Mesin <i>Automatic Sealing Botol Power Pack</i>	No : PTPPHB38
		Revisi : 02
		Berlaku : 30 NOV 2020
		Paraf : k.


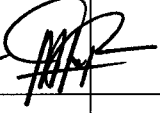
### 9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan

### 10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pemeliharaan Mesin Produksi Steril dan Produksi Herbal	TP		18 NOV 2020
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP		19 NOV 2020
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		19 NOV 2020
	Manajer Pemastian Mutu	PM		19 NOV 2020

### 11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	24-01-2022		Protap ini masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	21 NOV 2020		Masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			