

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan Mesin Coating Pan Cuan Yuan	No : PTPPHB43
		Revisi : 00
		Berlaku : 30 NOV 2020
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pemeliharaan mesin *Coating Pan* merek *Cuan Yuan* sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan mesin *Coating Pan* merek *Cuan Yuan* dengan perubahan nomor fasilitas CAPLB-01 menjadi CAPP4-01 dan perpindahan area dari Gedung Produksi Utama ke Gedung Produksi Hebal.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Pemeliharaan.

4 Prosedur

4.1 Pemeliharaan 4 mingguan :

- 4.1.1 Periksa kondisi *Filter Exhaust Inlet* dan *Outlet*.
- 4.1.2 Periksa kondisi *Thermo Control Heater Exhaust Inlet*.
- 4.1.3 Periksa kondisi selang *Heater*
- 4.1.4 Periksa kondisi *Electrical Heater*, ganti jika rusak.

4.2 Pemeliharaan 20 mingguan :

- 4.2.1 Periksa kondisi selang silikon pompa *Piristaltik*.
- 4.2.2 Periksa kondisi pelumas pada *Gear Box*, tambah jika pelumas kurang jika pelumas telah berubah warna dan kekentalannya.
- 4.2.3 Periksa secara visual terhadap kondisi fisik mesin (karat dll) dan instalasi mesin

4.3 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

5 Tindak Lanjut

- 5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.
- 5.2 Ajukan *Work Order (WO)* dengan mencantumkan no. *WOPM* jika :
 - 5.2.1 Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *sparepart* atau jasa luar.
 - 5.2.2 Mengajukan pelumas

6 Lampiran

- 6.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*
- 6.2 Formulir *Work Order (WO)*

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	30 NOV 2020	1. Protap ini merupakan penerbitan pertama kali

8 Tinjauan Ulang

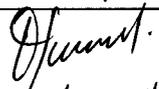
Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik & Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan Mesin Coating Pan Cuan Yuan	No : PTPPHB43
		Revisi : 00
		Berlaku : 30 NOV 2020
		Paraf : 

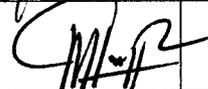
9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pemeliharaan Mesin Produksi Steril dan Produksi Herbal	TP		19 NOV 2020
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP		19 NOV 2020
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		19 NOV 2020
	Manajer Pemastian Mutu	PM		19 NOV 2020

11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	24-Okt-2022		Protap ini masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	24 Nov 2022		masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			