

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Sarana Sistem Pengolahan Air ( <i>Water System</i> ) WFI Cephalasporin	No : PTUTPO45
		Revisi : 00
		Berlaku : <b>25 MAY 2022</b>
		Paraf : 

**1 Tujuan**

Protap ini disusun untuk menjamin bahwa pengoperasian mesin/fasilitas menggunakan cara yang benar untuk menghindari kesalahan operasional yang dapat menyebabkan kerusakan pada mesin/fasilitas.

**2 Cakupan**

Protap ini berlaku untuk Cara Pengoperasian Sarana Sistem Pengolahan Air (*Water System*) WFI Cephalasporin di Gedung Pengolahan Air Area Cephalasporin bidang Teknik dan Pemeliharaan.

**3 Penanggung Jawab**

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Utilities.

**4 Prosedur**

- 4.1 Sentuh layar monitor, tekan *user log in*
- 4.2 Sentuh layar dan masukkan *Password* (x x x x x x x), tekan OK
- 4.3 Sentuh tombol *Main Menu*
- 4.4 Sentuh tombol *Menu Auto Operasional*
- 4.5 Sentuh tombol *Yes*
- 4.6 Catat volume tangki pada *form log book* pemantauan *Looping System WFI Cephalasporin*.
- 4.7 Catat nilai TOC pada *form log book* pemantauan *Looping System WFI Cephalasporin*.
- 4.8 Catat nilai *Conductivity* pada *form log book* pemantauan *Looping System WFI Cephalasporin*.
- 4.9 Catat nilai PH pada *form log book* pemantauan *Looping System WFI Cephalasporin*.
- 4.10 Periksa fungsi *heater* tangki WFI, pastikan suhu ( 70° - 80° C )
- 4.11 Sentuh tombol *control operasional*
- 4.12 Sentuh tombol *WFI distribution start*.
- 4.13 Catat Aktifitas Operasional Pada Log Book WFI Cepha no. FTP045

**5 Lampiran**

Logbook WFI Cepha No. FTP045

**6 Catatan Perubahan**



Revisi	Berlaku	Perubahan
00	<b>25 MAY 2022</b>	1. Protap ini merupakan penerbitan pertama.

**7 Tinjauan Ulang**


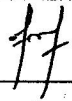
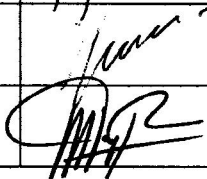
Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

**8 Distribusi**

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke :  
Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Sarana Sistem Pengolahan Air ( <i>Water System</i> ) <i>WFI Cephalasporin</i>	No : PTUTPO45
		Revisi : 00
		Berlaku : <b>25 MAY 2022</b>
		Paraf : 

## 9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Tata Udara, Water System & Utilities	TP		23 Mei 2022
Diperiksa oleh	Asman Utilities	TP		23 Mei 2022
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		23 Mei 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		23 Mei 2022

## 10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			

