
 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Sarana Sistem Pengolahan Air (<i>Water System</i>) <i>DIW Cephalasporin</i>	No : PTUTPO46
		Revisi : 00
		Berlaku : 25 MAY 2022
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun untuk menjamin bahwa pengoperasian mesin/fasilitas menggunakan cara yang benar untuk menghindari kesalahan operasional yang dapat menyebabkan kerusakan pada mesin/fasilitas.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk Cara Pengoperasian Sarana Sistem Pengolahan Air (*Water System*) *DIW Cephalasporin* di Gedung Pengolahan Air Area *Cephalasporin* bidang Teknik dan Pemeliharaan.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Utilities.

4 Prosedur

- 4.1 Sentuh layar monitor, tekan *user log in*
- 4.2 Sentuh layar dan masukkan *Password* (x x x x x x x x), tekan OK
- 4.3 Sentuh tombol *Main Menu*
- 4.4 Sentuh tombol *Menu Auto Operasional*
- 4.5 Sentuh tombol *Yes*
- 4.6 Catat *volume tank* pada *form log book* pemantauan *Looping System WFI Cephalasporin*.
- 4.7 Catat nilai *TOC* pada *form log book* pemantauan *Looping System WFI Cephalasporin*.
- 4.8 Catat nilai *Conductivity* pada *form log book* pemantauan *Looping System WFI Cephalasporin*.
- 4.9 Catat nilai *PH* pada *form log book* pemantauan *Looping System WFI Cephalasporin*.
- 4.10 Catat nilai kapasitas lampu *UV* pada *form log book* pemantauan *Looping System WFI Cephalasporin*.
- 4.11 Catat nilai *Ozone Generator* pada *form log book* pemantauan *Looping System WFI Cephalasporin*.
- 4.12 Sentuh tombol *control* operasional
- 4.13 Sentuh tombol *DIW distribution start*.

5 Catat aktifitas operasional pada *log book* no. FTP044.

6 Lampiran



Log book *DIW Chepa* no. FTP044.

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	25 MAY 2022	1. Protap ini merupakan penerbitan pertama.

8 Tinjauan Ulang

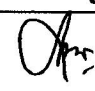

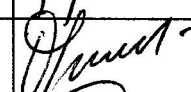

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Sarana Sistem Pengolahan Air (<i>Water System</i>) <i>DIW Cephalasporin</i>	No : PTUTPO46
		Revisi : 00
		Berlaku: 25 MAY 2022
		Paraf : 

9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke :
 Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Tata Udara, Water System & Utilities	TP		23 Mei 2022
Diperiksa oleh	Asman Utilities	TP		23 Mei 2022
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		23 Mei 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		23 Mei 2022

11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			

