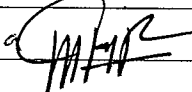


INSTRUKSI KERJA		Nomor : QUC03-P303 Rev 00		 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Pengoperasian Hot Plate Robusta				
Tgl. Berlaku: 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan: 17 SEP 2027	Paraf: 		

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi		17 Sep 2024
Diperiksa Oleh	Manager Pengujian Produk dan Mikrobiologi		17 Sep 2024
Disetujui Oleh	General Manager Quality Control		17 Sep 2024
	General Manager Quality Assurance		17 Sep 2024

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini ☐ CPOB, CPAKB, CPOTB ☐ ISO 9001 : 2015 ☐ Sistem Jaminan Halal. ☐ HACCP ☐ Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan :		
3	Kondisi dan proses aktual diarea kerja terkait :		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh : General Manager Quality Control		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh : General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan :			
Tanggal dokumen tidak berlaku :			

INSTRUKSI KERJA		Nomor : QUC03-P303 Rev 00	 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Pengoperasian <i>Hot Plate Robusta</i>			
Tgl. Berlaku: 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan: 17 SEP 2027	Paraf: 	

1 Tujuan

Agar setiap pemakaian menggunakan cara yang benar sehingga dapat mencegah kerusakan alat akibat salah pengoperasian.

2 Cakupan

Instruksi Kerja ini sebagai panduan untuk melakukan pengoperasian dan pemeliharaan *Hot Plate Robusta*.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Instruksi Kerja ini adalah Asman Pengujian Mikrobiologi.

4 Prosedur**4.1 Pengoperasian**

4.1.1 Hubungkan *stop kontak* alat pada sumber arus listrik 220 Volt.

4.1.2 Putar tombol ke tanda 1/2/3 untuk pemanasan.

4.1.3 Jika telah selesai digunakan, pastikan tombol pemanasan berada di posisi 0.

4.1.4 Lepaskan *stop kontak* dan bersihkan alat.

4.2 Pemeliharaan

4.2.1 Sediakan sikat, lap bersih dan air bersih.

4.2.2 Bersihkan kisi-kisi pada bagian samping dan bawah dengan menggunakan sikat.

4.2.3 Bersihkan bagian atas, samping dan bawah dengan menggunakan lap bersih untuk kotoran ringan dan dengan lap yang sudah dibasahi air untuk kotoran yang sulit lepas.

5 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	17 SEP 2024	Instruksi Kerja ini adalah pengganti dokumen Protap Cara Pengoperasian <i>Hot Plate Robusta</i> No. PPM 126 dengan perubahan pada format dokumen dan penomoran dokumen

6 Tinjauan ulang

Instruksi Kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh General Manager Quality Control dan General Manager Quality Assurance.

7 Distribusi

7.1 Laboratorium Mikrobiologi Divisi Quality Control