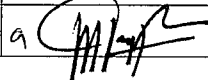


INSTRUKSI KERJA		Nomor : QUC03-P313 Rev 00		 Member of Biofarma Group
Cara Pengoperasian <i>Crystal Panel Viewer</i>				
Tgl. Berlaku: 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan: 17 SEP 2027	Paraf: 		

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi		17 Sep 2024
Diperiksa Oleh	Manager Pengujian Produk dan Mikrobiologi		17 Sep 2024
Disetujui Oleh	General Manager Quality Control		17 Sep 2024
	General Manager Quality Assurance		17 Sep 2024

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini ☐ CPOB, CPAKB, CPOTB ☐ ISO 9001 : 2015 ☐ Sistem Jaminan Halal ☐ HACCP ☐ Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan :		
3	Kondisi dan proses aktual di area kerja terkait :		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh : General Manager Quality Control		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh : General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan :			
Tanggal dokumen tidak berlaku :			

INSTRUKSI KERJA		Nomor : QUC03-P313 Rev 00	 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Pengoperasian <i>Crystal Panel Viewer</i>			
Tgl. Berlaku: 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan: 17 SEP 2027	Paraf: 	

1 Tujuan

Agar setiap pemakai menggunakan dengan cara yang benar sehingga kesalahan analisa dan kerusakan alat dapat dihindari.

2 Cakupan

Instruksi Kerja ini sebagai panduan untuk mengoperasikan alat *Crystal Panel Viewer*

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Instruksi Kerja ini adalah Asman Pengujian Mikrobiologi

4 Prosedur

- 4.1 Hubungkan steker dengan sumber arus listrik 220 V.
- 4.2 Letakkan plat *silicagel* yang akan diperiksa tepat dibawah lampu UV.
- 4.3 Hidupkan power pada posisi ON sesuai dengan intensitas cahaya yang diperlukan (lampu menyala).
- 4.4 Tandai bercak noda yang terdapat pada plat *silicagel*.
- 4.5 Setelah selesai, matikan power pada posisi OFF (lampu merah).
- 4.6 Keluarkan plat *silicagel* dari bawah lampu UV.
- 4.7 Lepaskan steker dari sumber arus listrik 220 V.
- 4.8 Bersihkan alat dan catat penggunaan *crystal panel viewer* pada Formulir Logbook Mesin/Peralatan/Instrumen (FQS05)

5 Pustaka

Operational Manual Book Crystal Panel Viewer

6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	17 SEP 2024	Instruksi Kerja ini adalah pengganti dokumen Protap Cara Pengoperasian <i>Crystal Panel Viewer</i> No.PPM 050 dengan perubahan pada format dokumen dan penomoran dokumen

8 Tinjauan Ulang

Instruksi Kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh General Manager Quality Control dan General Manager Quality Assurance.

9 Distribusi

- 9.1 Laboratorium Mikrobiologi Divisi Quality Control