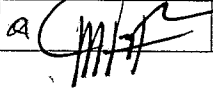


INSTRUKSI KERJA		Nomor : QUC03-P328 Rev 00		 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Pengoperasian Timbangan Scaletx SPO 52				
Tgl. Berlaku: 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan: 17 SEP 2027	Paraf: 		

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi		17 sep 2024
Diperiksa Oleh	Manager Pengujian Produk dan Mikrobiologi		17 sep 2024
Disetujui Oleh	General Manager Quality Control		17 sep 2024
	General Manager Quality Assurance		17 sep 2024

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini ☐ CPOB, CPAKB, CPOTB ☐ ISO 9001 : 2015 ☐ Sistem Jaminan Halal ☐ HACCP ☐ Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan :		
3	Kondisi dan proses aktual di area kerja terkait :		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh : General Manager Quality Control		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh : General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan :			
Tanggal dokumen tidak berlaku :			

INSTRUKSI KERJA		Nomor : QUC03-P328 Rev 00		 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Pengoperasian Timbangan Scaltex SPO 52				
Tgl. Berlaku: 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan: 17 SEP 2027	Paraf: 		

1 Tujuan

Agar setiap pemakai menggunakan cara yang benar, sehingga dapat mencegah kerusakan alat akibat salah pengoperasian.

2 Cakupan

Instruksi Kerja ini sebagai panduan untuk melakukan pengoperasian timbangan Scaltex SPO 52 di laboratorium pengujian mikrobiologi.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Instruksi Kerja ini adalah Asman Pengujian Mikrobiologi.

4 Prosedur

- 4.1 Pastikan Timbangan Terkalibrasi
- 4.2 Tekan **ON** untuk menyalakan neraca.
- 4.3 Pastikan timbangan masih berada dalam waktu kalibrasi
- 4.4 Lakukan verifikasi timbangan
- 4.5 Tekan **TARE** sampai muncul angka 0,00 g pada display.
- 4.6 Masukkan sampel diatas tempat sampel (*pan*) hingga muncul angka pada display.
- 4.7 Setelah selesai tekan **OFF**.
- 4.8 Rapihkan dan bersihkan kembali alat yang telah digunakan.
- 4.9 Catat penggunaan timbangan Scaltex SPO 52 pada *logbook* pemakaian timbangan Scaltex SPO 52.

6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	17 SEP 2024	Instruksi Kerja ini adalah pengganti dokumen Protap Cara Pengoperasian Timbangan Scaltex SPO 52 No. PPM 076 dengan perubahan pada format dokumen dan penomoran dokumen

7 Tinjauan ulang

Instruksi Kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh General Manager Quality Control dan General Manager Quality Assurance.

8 Distribusi

- 8.1 Laboratorium Mikrobiologi Divisi Quality Control